



PŘÍPRAVA VÁHY


Položte vážící misku na váhy.

NAPÁJENÍ

Ověřte si zda se zdroj shoduje s typem AC adaptéru. Skládejte AC adaptér dle požadavků el.sítě. Připojte AC adaptér do přípojky pod váhou. Zapojte AC adaptér do správně uzemněné zásuvky.

NAPÁJENÍ Z BATERIÍ

Váhy lze napájet z 4ks alkalických baterií, resp. modely řady NV a NT i z dobíjecího NiMH akumulátoru. Místo pro vložení baterií je na spodní straně váhy.

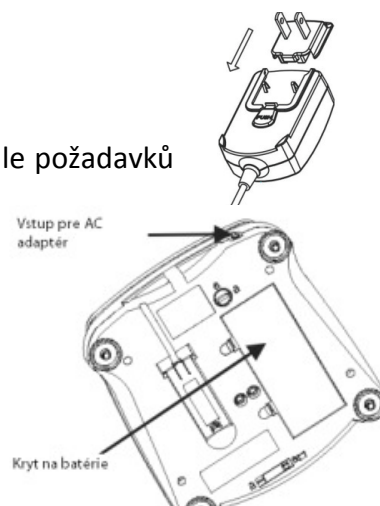

VÝBĚR MÍSTA POUŽITÍ VÁHY


Váhu používejte na tvrdém rovném povrchu. Vyhněte se místům s vysokými výkyvy teploty, průvanu, elektromagnetickým polím, teplu nebo přímému slunečnímu záření. Nastavte vyrovnávací nožičky, pokud se bublina neocitne uprostřed libely.



PŘED POUŽITÍM:

Zkontrolujte, zda transportní zámek na spodní strany váhy je přepínaný do správné pozice.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

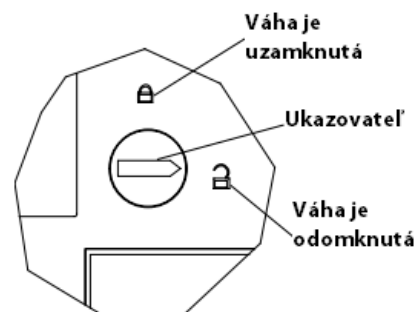


Kvůli bezpečnosti a spolehlivosti při obsluze této váhy, prosím dodržujte následující bezpečnostní opatření.

- Prověřte, zda vstupní napětí uvedené na AC adaptéru a typ zástrčky se shoduje s lokálním zdrojem napětí
- Ujistěte se, že síťová šňůra nevytváří překážku
- Při čištění váhy odpojte váhu ze zdroje energie.
- Neobsluhujte váhu v neustáleném nebo ve výbušném prostředí
- Nepouštějte náklad na plošinu z velké výšky
- Používejte pouze schválené příslušenství
- Obsluhujte váhu pouze v prostředí podle těchto instrukcí
- Servis může být proveden pouze vyškolenou osobou



DISPLEJ A OVLÁDACÍ PRVKY

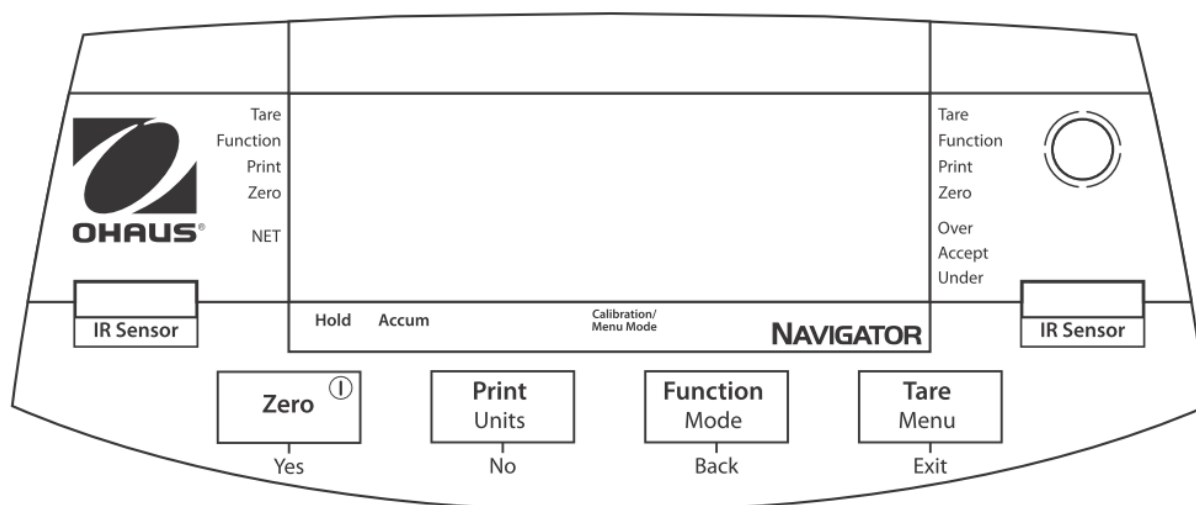

Tlačítko	Funkce
Zero <i>i</i> Yes	Krátké stlačení: (pokud je váha zapnuta): Nulování váhy (pokud je váha vypnuta): Zapínání váhy Dlouhé stisknutí: (pokud je váha zapnuta): Vypínání váhy Krátký stisk v menu: Potvrzení zobrazených nastavení
Print Units No	Krátké stisknutí: Tisk údajů na font tiskárny / PC (pokud je nainstalováno rozhraní) Dlouhé stisknutí: Změna jednotek (pokud je v menu více jednotek povolených) Krátký stisk v menu: Ignorování zobrazených nastavení / Dále v menu
Function Mode Back	Krátké stisknutí: Zobrazení funkčního nastavení - function settings Dlouhé stisknutí: Změna aplikačních režimů (pokud je v menu více režimů povolených) Krátký stisk v menu: Vrácení o krok zpět
Tare Menu Exit	Krátké stisknutí: Tárování váhy Dlouhé stisknutí: Vstup do MENU váhy Krátký stisk v menu: okamžitý výstup z menu
IR Senzor - levý IR Senzor - pravý	IR snímače se dají nastavit pro bezdotykové ovládání váhy. Pro jejich nastavení si podívejte hrubý manuál - sekce 4.3.



POUŽÍVÁNÍ

Všechny aplikační režimy musí zapnout v menu váhy kromě režimu vážení (Weigh). Zapínání a vypínání - stiskněte ON. Váhy provedou kontrolu segmentů a zobrazí nulovou hodnotu. Pro vypínání stiskněte OFF a podržte tlačítko, dokud se váhy nevypnou.

Vážení:

Stiskněte klávesu FUNCTION dokud se na displeji nezobrazí **WEIGH**. Položte vzorek na vážící misku, vytarujte její hmotnost a přidejte vzorek. Odečtěte si výsledek z displeje váhy.

Počítání kusů:

Tento režim slouží k počítání kusů na základě stanovené průměrné kusové hmotnosti. Stiskněte tlačítko FUNCTION dokud se na displeji nezobrazí COUNT. Pak se zobrazí i **Clr.APU** - vymazat poslední průměrnou kusovou hmotnost (referenci). Pokud chcete používat poslední reference, stiskněte NO. Pokud chcete provést nové vzorkování, stiskněte YES a váha Vás vyzývá k položení 10 ks - **Put 10** (hodnotu počtu si můžete změnit stisknutím NO a Back (5,10,20,50,100 ks). Položte na váhu požadované množství vzorku a stiskněte YES. Na displeji se zobrazí počet kusů. Stiskněte FUNCTION na zobrazení hodnoty průměrné kusové hmotnosti.

Procentuální vážení:

Slouží k porovnávání hmotnosti vzorků vůči hmotnosti referenčního vzorku, přičemž se výsledek zobrazí v hodnotách%.

Položte na váhu prázdnou váz. Misku a pak ji vytarujte. Stiskněte FUNCTION dokud se na displeji nezobrazí PERCNT. Ihned se zobrazí i **Clr.Ref** - vymazání poslední uložené referenční hodnoty.). Pokud chcete používat poslední reference, stiskněte NO. Pokud chcete provést nové vzorkování, stiskněte YES a váha Vás vyzývá k položení referenčního vzorku (**Put.Ref.**). Položte referenční vzorek na važ. misku a stiskněte YES. Displej ukazuje 100%. Odebere referenční vzorek z vážící misky a začnete s navažování jednotlivých vzorků.

Na vymazání referenčního vzorku z paměti stiskněte dlouho FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí PERCNT. Stiskněte YES pokud se na displeji objeví **Clr.Ref**.

Display Hold funkce

Umožňuje podržení zobrazeného výsledku na displeji, dokud se nestiskne FUNCTION. Stiskněte FUNCTION dokud se na displeji nezobrazí **HOLD**. Položte vzorek na vážící misku. Pokud váha vnímá nejvyšší stabilní hodnotu vzorku, zobrazí výsledek a ponechá si jej zobrazeného na displeji do stisku tlačítka FUNCTION.

Sčítání – Akumulace

Slouží na sčítání hmotnosti série vzorků. Stiskněte FUNCTION dokud se na displeji nezobrazí **Accum**. Zobrazí se také **Clr.Acc** - zda chcete vymazat poslední uloženou hodnotu sčítání. Pokud chcete používat poslední hodnoty sčítání, stiskněte NO. Pokud chcete provést nové sčítání, stiskněte YES. Položte prázdnou misku na váž.plošinku a vytarujte její hmotnost. Přidejte 1. vzorek. Po ustálení váhy stiskněte tlačítko FUNCTION na uložení hmotnosti do paměti váhy. Pod displejem se rozsvítí indikátor Accum a na displeji se zobrazí celková sčítání hmotnost. Odebere první vzorek z vážící plošinky a přidejte další a znovu stiskněte FUNCTION. Toto opakujte dokud neukončíte se vzorky.

Na displeji se zobrazuje sčítání hmotnost vzorků. Stiskem FUNCTION se zobrazí i počet vážení. Na vymazání sčítání z paměti stiskněte dlouho FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí **Accum**. Stiskněte YES pokud se na displeji objeví **Clr.Acc**.




KONTROLNÍ VÁŽENÍ

Slouží pro kontrolu vzorků, zda jejich hmotnost odpovídá nastaveným toleranční limitům. Stiskněte **FUNCTION** dokud se na displeji nezobrazí **CHECK**. Ihned se zobrazí i **Clr.Ref** - vymazat poslední nastavené limity. Pokud chcete používat poslední limity, stiskněte **NO** (stiskem **FUNCTION** si můžete nahlédnout jaké jsou nastaveny limity). Pokud chcete zadat nové limity, stiskněte **YES**.

Zobrazí se **SetLo** - nastavení spodního limitu. Na přijetí a postup na další číslici používejte **YES**, na změny hodnot číslic používejte **NO** a **BACK**. Pokud jste nastavili požadovanou hodnotu spodního limitu - všechny číslice začnou blikat. Pro přijetí Stiskněte **YES**.

Zobrazí se **SetHi** - nastavení horního limitu. Opakujte výše uvedený postup pro nastavení horního limitu.

Po zadání a přijetí hodnot horního limitu je váha připravena na kontrolní vážení. Přidejte vzorek na vážící misku. Na displeji se zobrazí hmotnost vzorku a boční ukazatele kontrolního vážení svítí podle toho, do kterého limitu spadá hmotnost vzorku.

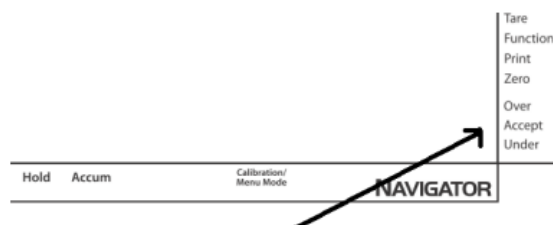

KALIBRACE VÁHY

Stiskněte klávesu **MENU** dokud na displeji nezobrazí **MENU** a pak následně **CAL**. Stiskněte **YES** pro potvrzení, že si přejete provést kalibraci váhy. Na displeji se zobrazí **SPAN** - numerická kalibrace. Stiskněte znovu **YES** pro zahájení rozsahové kalibrace. Na displeji bliká - **C** - dokud se nastaví nulový bod při prázdné vážící misce. Po nastavení nulové hodnoty Vás váha vyzývá k položení kalibrační hmotnosti na vážící misku. Položte požadované kalibrační závaží (závaží) na váž.misku. Na displeji bliká - **C** -. Po skončení kalibrace váhy se vrátí do režimu vážení.

Požadované kalibrační závažia (nie sú dodané v bal.)

Kapacita	Etalón	Kapacita	Etalón	Kapacita	Etalón
210g	200g	1600-2100g	1kg	6400g-10kg	5kg
310-510g	300g	3100-4100g	2kg	16kg-20kg	10kg
1100g	500g	5100g	3kg		

NAVIGACE V MENU

Pro vstup do **MENU** používejte tlačítko **MENU**. Pro navigaci v menu používejte tlačítka **NO** a **BACK**. Pro potvrzení zadání používejte **YES**. Pro výstup z menu stiskněte tlačítko **EXIT**.

STRUKTÚRA MENU

Sub-Menu :	.C.a.l.	.S.e.t.u.p.	.M.o.d.e.	.U.n.i.t.	.E.n.d.
POLOŽKY V MENU	Span Lin End	A-off Disply Bright IR.LEFT IR.RGHT End	Count Percnt Hold Accum Check End	ct, g, kg, grn, lb, oz, lb:oz, ozt, N, dwt, thk, tsg, ttw, tola, tical End	