


NOVÁ ASTRA® SUGAR

Kolona je ideální pro analýzu sacharidů, cukerných alkoholů a oligosacharidů. Nová polymerní stacionární fáze nabízí rychlejší analýzu díky vynikajícímu tvaru částic a distribuci velikosti částic. Zesíťovaný sulfonovaný styren-divinylbenzen (SDVB) je nyní dostupný ve formě Ca^{2+} s velikostí částic 10 μm .

Phase	Particle size	Max. pressure	Max. flowrate	USP	p/n
ASTRA® Sugar Ca(S)	10 μm	60 bar	1.5 mL/min	L19	AST-5906-VN80


Na naší koloně zanalyzujete rychle, spolehlivě a přesně svůj vzorek !!!

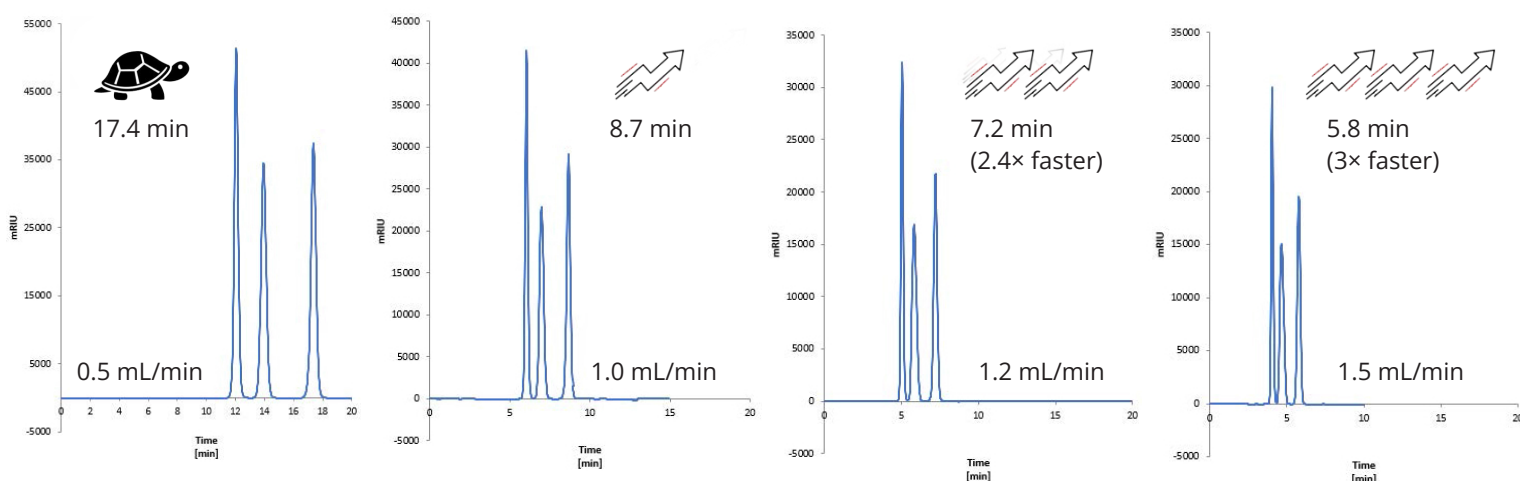

AKCE: Do 15.12.2024 si můžete objednat kolonu: ASTRA® Sugar Ca(S) HPLC column, 10 μm 300 mm $\times$ 8 mm kat. číslo AST-5906-VN80 za cenu 23 599 Kč bez DPH. Základní cena kolony je 36 306 Kč. Využijte nabídnutou slevu ve výši 35 %.



Analýza cukrů v šumivém víně

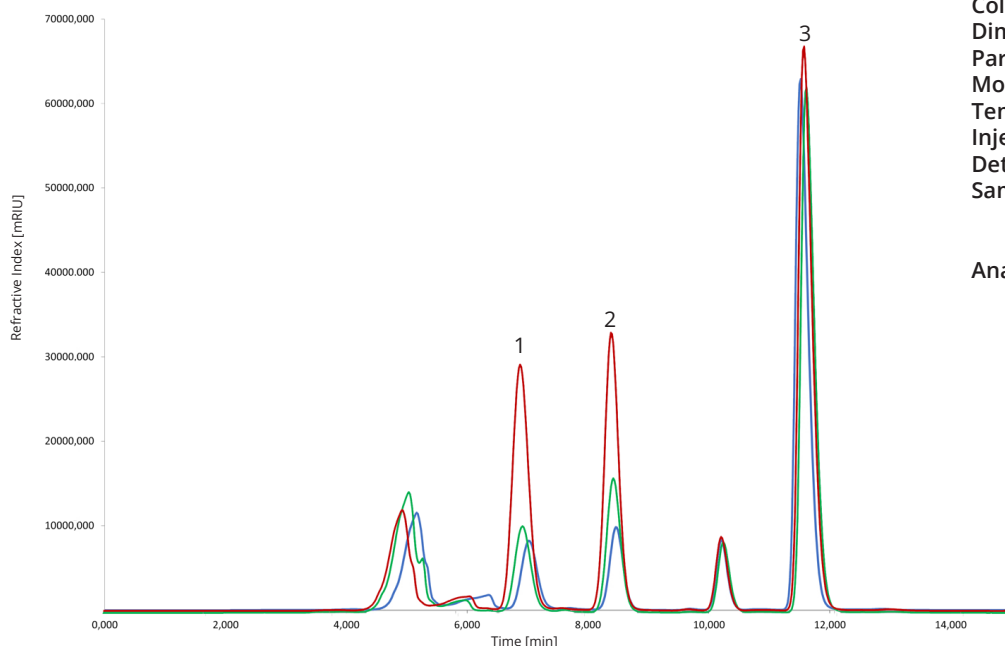

Column
Dimensions
Part number
Mobile phase
Temperature
Injection volume
Detection
Samples

ASTRA® Sugar Ca (S), 10 µm
300 mm × 8 mm
AST-5906-VN80
100% H₂O
80 °C
3 µL
RID (55 °C)


● Bohemia Sekt DEMI (11 % alk. (obj.))
● Bohemia Sekt BRUT (11,5 % alk. (obj.))
● Prosecco Canti Extra Dry (10,5 % alk. (obj.))

Analytes

1. Glukosa
2. Fruktosa
3. Ethanol



Analýza cukrů v kolových nápojích

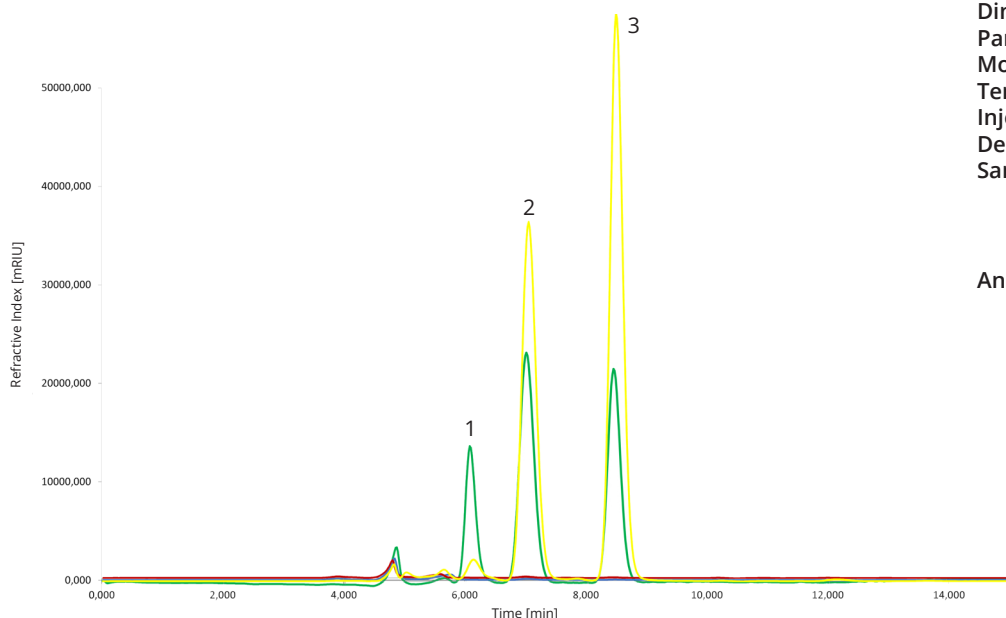

Column
Dimensions
Part number
Mobile phase
Temperature
Injection volume
Detection
Samples

ASTRA® Sugar Ca (S), 10 µm
300 mm × 8 mm
AST-5906-VN80
100% H₂O
80 °C
3 µL
RID (55 °C)

● CocaCola
● CocaCola Lite
● CocaCola Zero
● Kofola

Analytes

1. Sacharosa
2. Glukosa
3. Fruktosa



Nabídka platí do 15. 12. 2024. Cenovou nabídku si vyžádejte prostřednictvím e-mailu prodej@chromservis.eu nebo predaj@chromservis.eu. Tuto akci nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými nabídkami nebo slevami. Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.chromservis.eu nebo se informujte u našich regionálních zástupců.